

食物アレルギー物質簡易迅速検出キット

FAテスト イムノクロマト - 甲殻類「ニッスイ」

平成 20 年 8 月 1 日
日水製薬株式会社

弊社では、2007 年 4 月より食品中および原材料中の甲殻類（えび類・かに類）に由来するタンパク質を測定する試薬として、『FAテスト EIA - 甲殻類「ニッスイ」』を製造販売し、多くのお客様にご利用いただいております。

この度、食品中および原材料中の甲殻類（えび類・かに類）に由来するタンパク質を簡易迅速に検出するキットとして、『FAテスト イムノクロマト - 甲殻類「ニッスイ」』を平成 20 年 8 月 20 日より製造販売することと致しました。

今後とも、食品中に含まれるアレルギー物質の検査試薬や培地等を通して「食の安全と安心」にご協力させて頂く所存ですので、ご愛用の程何卒よろしくお願い申し上げます。

【 特 徴 】

- 1) 食品中の甲殻類（えび類、かに類）由来タンパク質を高感度に検出できます。
- 2) 結果判定は、試料溶液を滴下して20分後に現れるラインを目視で確認するだけです。
- 3) 原材料から加工食品まで幅広く検査適用が可能です。
- 4) FAテスト EIA - 甲殻類「ニッスイ」との相関性も良好です。

【 キット内容 】

テストプレート : 20 テスト
抽出液(10 倍濃縮) : 100mL
検体希釈液 : 50mL

【 操 作 方 法 】

- 1) 食品を粉砕機で均質化
- 2) 抽出液で試料抽出
- 3) 遠心分離、ろ過
- 4) テストプレートに滴下

【 判 定 例 】

陽性 試験部(T)と対照部(C)の両方にラインが出現した場合



陰性 対照部(C)のみラインが出現した場合



【 発 売 日 】 平成 20 年 8 月 20 日

品 名	統一商品コード*	製品コード*	包装	希望納入価格	貯法・期限
FAテスト イムノクロマト - 甲殻類「ニッスイ」	302086238	08623	20 テスト用	36,000 円	冷所(2~8) 6 カ月間

本件に関する問い合わせ先

日水製薬株式会社 マーケティング部 カスタマーサポート担当 TEL : 03(5846)5707