

腸内細菌増菌用

サルモネラ増菌前培養用

EEMブイヨン(顆粒)「ニッスイ」

EEM Broth "Nissui"

製品コード **05003**

包装 300g
希望納入価格 12,000円

使用法

溶解した培地を適当な容器に必要量ずつ分注、100℃で30分間加熱後使用する。必要以上の加熱および高圧蒸気滅菌をしてはいけない。本培地は特に食品および動物飼料中の*Salmonella*の増菌前培養に適する。

注意

培養時間が長いと選択性が弱くなり、雑菌が生え、サルモネラを分離しにくい。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

備考

食品衛生検査指針(2004)
衛生試験法注解(1990)

組成

43.5 g (1L分)中
ペプトン..... 10.0g
マンニット..... 5.0g
リン酸一水素ナトリウム..... 6.45g
リン酸二水素カリウム..... 2.0g
精製牛胆汁末..... 20.0g
ブリリアントグリーン..... 0.0135g
pH7.2±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A