

腸内細菌分離用

白糖加SS寒天培地(顆粒)「ニッスイ」

SS Agar with Sucrose "Nissui"

使用法

本培地は加温溶解して使用する。高圧蒸気滅菌してはいけない。
本培地は上記SS寒天培地(顆粒)に白糖を加えたもので、白糖分解性の
サイトロバクターが発育しても黒色集落を形成しないので、サルモネ
ラとの鑑別が容易なため、作業効率が飛躍的に向上する。赤痢菌は培
地色を形成する。
サルモネラおよび赤痢菌以外の菌は発育が抑制される。

製品コード **05032**

包装 280g
希望納入価格 7,500円

製品コード **05033**

包装 20L(70gx20)
希望納入価格 33,100円

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組 成

70.0 g (1L分)中
肉エキス5.0g
胆汁酸塩8.5g
ペプトン8.0g
乳糖10.0g
白糖10.0g
クエン酸ナトリウム8.5g
チオ硫酸ナトリウム5.5g
クエン酸第二鉄1.0g
ニュートラルレッド0.025g
プリリアントグリーン0.33mg
カンテン13.5g
pH7.2±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A