

腸内細菌分離用

ドリガルスキー改良培地(顆粒)「ニッスイ」

BTB Lactose Agar "Nissui"

製品コード **05042**

包装 300g
希望納入価格 5,600円

使用法

121℃、15分間高圧蒸気滅菌後シャーレに分注する。
本培地の選択性は非常に弱く、ブドウ球菌などの一部のグラム陽性球菌も小さな集落を形成する。
Salmonella、赤痢菌などの乳糖非分解菌は無色半透明の集落を形成し、大腸菌などの乳糖分解菌は黄色の集落を形成する。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

40.0 g (1L分)中
肉エキス.....5.0g
ペプトン.....10.0g
乳糖.....10.0g
プロムチモールブルー.....0.08g
カンテン.....15.0g
pH7.2±0.1

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)
衛生試験法注解(1990)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A