

腸内細菌確認用

VP-MR用培地「ニッスイ」

ブドウ糖リン酸塩ペプトン水

VP-MR Medium "Nissui"

使用法

加温溶解後、小試験管に約2mLずつ分注。121℃、15分間高圧蒸気滅菌して使用する。25～30℃で2日間培養。本培地は腸内細菌等の確認培地として、VP試験とMR試験を確認できる。

VP試験：6% α -ナフトール溶液1mL、40%水酸化カリウム溶液0.2mLを加えてはげしく振とうし、斜面位置で放置したとき、陽性のときは数分後から赤色が現れる。約1時間おいても赤色にならないときは陰性とする。

MR試験：メチルレッド試薬を2～3滴滴下したとき、陽性は赤色を呈する。陰性は黄色を呈する。

製品コード **05107**

包装 100g
希望納入価格 3,000円

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

17.0 g (1L分)中
ペプトン.....7.0g
ブドウ糖.....5.0g
リン酸一水素カリウム.....5.0g
pH6.8±0.1

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)
衛生試験法注解(1990)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A