

サルモネラ選択増菌用

ラパポート・バシリアディス培地「ニッスイ」

Rappaport-Vassiliadis Broth (RV) "Nissui"

製品コード 05130

包装 300g

希望納入価格 12,000円

使用法

本品26.8gを精製水1000mLに加温溶解し、必要量を適切な容器に分注したのち、115℃で15分間高圧蒸気滅菌する。

42℃で20～24時間培養する。

本培地は、食品などのサルモネラ属菌の増菌に使用する。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

備考

第十五改正日本薬局方(2006)
食品衛生検査指針(2004)

組成

26.8 g (1L分)中
ダイズペプトン……………4.5g
塩化ナトリウム……………7.2g
リン酸一水素カリウム……………0.18g
リン酸二水素カリウム……………1.26g
塩化マグネシウム……………13.58g
マラカイトグリーン……………0.036g
pH5.2±0.2



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A