

## 腸炎ビブリオ・コレラ菌用

コレラ菌用

# アルカリ性ペプトン水「ニッスイ」

Alkaline Peptone Water "Nissui"

製品コード **05206**

包装 100g

希望納入価格 2,300円

### 使用法

加温溶解した培地を中試験管に約10mLずつ分注、121℃で15分間高圧蒸気滅菌後使用する。

本培地はコレラ菌の増菌培養用として開発されたものであるが、腸炎ビブリオの増菌にも使用できる。

コレラ菌等、*Vibrio*は培地表層部に多く発育する。

### 注意

- ①本培地での選択性はあまり強くはないので、培養は通常37℃で6～8時間にとどめる。
- ②*Vibrio*の保存はカシトン培地(またはSCD培地)に1%NaClを添付して保存する。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
3年間。

### 備考

微生物検査必携(1987)  
衛生試験法注解(1990)  
食品衛生検査指針(2004)

### 組成

20.0 g (1L分)中  
ペプトン..... 10.0g  
塩化ナトリウム..... 10.0g  
pH8.8±0.1

(腸炎ビブリオ用には、塩化ナトリウムをさらに10 g 加え、pH8.6に調整して用いる)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A