

ブドウ球菌用

食塩卵寒天基礎培地(顆粒)「ニッスイ」

Salt Egg Yolk Agar Base "Nissui"

製品コード **05238**

包装 300g
希望納入価格 4,700円

Easy Medium

製品コード **56216**

包装 200mL用(23.0gx44包)
希望納入価格 10,700円

使用法

121℃、15分間高圧蒸気滅菌後、約50℃に冷却した基礎培地に、無菌的に調製した卵黄液を10%の割合で加え、シャーレに分注する。
本培地は病原性ブドウ球菌の分離用培地で、ブドウ球菌以外の大部分の細菌は発育を抑制される。大部分の黄色ブドウ球菌は卵黄反応陽性であるため、本培地で35～37℃で24～40時間の培養で集落の下方から周囲にかけて培地を輪状に不透明にするとともに、その培地表面は真珠様の光沢を呈する。表皮ブドウ球菌等の集落周囲の培地は無変化であるため鑑別は容易である。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

115.0g(1L分)中
ハートエキス末……………5.0g
ペプトン……………10.0g
塩化ナトリウム……………70.0g
塩化リチウム……………5.0g
マンニット……………10.0g
カンテン……………15.0g
pH7.3±0.2

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A