

## 嫌気性菌用

カナマイシン不含

### CW寒天基礎培地「ニッスイ」

(加熱材料用)

CW Agar Base without KM "Nissui"

製品コード **05404**

包装 100g

希望納入価格 3,800円

#### 使用法

121℃、15分間高圧蒸気滅菌後、約50℃に冷却した基礎培地に、無菌的に調製した卵黄液または脱線維血液を混合し、シャーレに分注する。本培地は、加熱材料からの*Clostridium*とくにウエルシュ菌の分離用培地で、ウエルシュ菌は、黄白色の光沢のある集落を形成し、その周囲の培地は白濁する。

本培地を血液寒天として用いた場合、ウエルシュ菌は溶血環をもった黄色の光沢ある集落を形成し、これを空気にさらして放置すると緑変する。

#### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
3年間。

#### 組成

60.0g(1L分)中  
ハートエキス末.....5.0g  
プロテオーゼペプトン.....10.0g  
ペプトン.....10.0g  
塩化ナトリウム.....5.0g  
乳糖.....10.0g  
フェノールレッド.....0.05g  
カンテン.....20.0g  
pH7.2±0.1

#### 備考

微生物検査必携(1987)  
衛生試験法注解(1990)  
食品衛生検査指針(2004)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A