

嫌気性菌用

カナマイシン含有

CW寒天基礎培地「ニッスイ」

(非加熱材料用)

CW Agar Base with KM "Nissui"

製品コード **05405**

包装 100g
希望納入価格 3,800円

使用法

加温溶解後、約50℃に冷却した基礎培地に、無菌的に調製した卵黄液または脱線維血液を混合し、シャーレに分注する。
本培地は、非加熱材料からの*Clostridium*とくにウエルシュ菌の分離用培地で、ウエルシュ菌は、黄白色の光沢のある集落を形成し、その周囲の培地は白濁する。
本培地を血液寒天として用いた場合、ウエルシュ菌は溶血環をもった黄色の光沢ある集落を形成し、これを空気にさらして放置すると緑変する。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

60.0g(1L分)中
ハートエキス末.....5.0g
プロテオーゼペプトン.....10.0g
ペプトン.....10.0g
塩化ナトリウム.....5.0g
乳糖.....10.0g
フェノールレッド.....0.05g
カンテン.....20.0g
硫酸カナマイシン.....0.2g
pH7.2±0.1

備考

微生物検査必携(1987)
衛生試験法注解(1990)
食品衛生検査指針(2004)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A