

嫌気性菌用

クロストリジア測定用

クロストリジア測定用培地「ニッスイ」

Clostridia Count Agar "Nissui"

製品コード **05409**

包装 300g

希望納入価格 10,000円

使用法

121℃、15分間高圧蒸気滅菌後、約55℃に保ち、あらかじめ検体10mLを入れた嫌気性パウチに15mL注入し、検体と混合した後、気泡を除去して首部を溶封する。

本培地は、食品中のクロストリジア(芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌)の菌数測定に使用する培地である。

クロストリジアは本培地中で亜硫酸を還元してかっ色～黒色の集落を形成し、クロストリジア以外は淡白色の集落を形成する。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

備考

食品衛生検査指針(2004)

組成

70.3g(1L分)中

混合ペプトン.....15.0g

ダイズペプトン.....7.5g

酵母エキス.....7.5g

肉エキス.....7.5g

クエン酸鉄アンモニウム.....1.0g

メタ亜硫酸ナトリウム.....1.0g

L-システイン塩酸塩.....0.75g

カンテン.....30.0g

pH7.6±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6

URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>

E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]

Tel.03(5846)5707

SD1810A