

一般細菌用

乾燥ブイヨン「ニッスイ」

Nutrient Broth "Nissui"

製品コード **05511**

包装 300g
希望納入価格 5,600円

使用法

加温溶解し、用途に応じて適当な容器に分注。121℃、15分間高圧蒸気滅菌して使用する。

本培地は、一般的な培養を目的とした培地で、液体培地として特に透明度に留意しており、水や食品の細菌検査のほか、各種の培地の基礎培地として広く使用できるものである。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

30.0g(1L分)中
肉エキス.....5.0g
ペプトン.....15.0g
塩化ナトリウム.....5.0g
リン酸一水素カリウム.....5.0g
pH7.0±0.1

備考

微生物検査必携(1987)
衛生試験法注解(1990)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A