

## 一般細菌用

従属栄養細菌数測定用

# R2A寒天培地「ニッスイ」

R2A Agar "Nissui"

製品コード **05515**

包装 300g

希望納入価格 8,500円

### 使用法

121℃、15分間高圧蒸気滅菌して使用する。

本培地は有機栄養物を比較的低濃度に含む培地で、従属栄養細菌の生菌数測定に使用する。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
3年間。

### 備考

上水試験方法2001年版

### 組成

18.2g(1L分)中

ポリペプトン ..... 0.50g

カザミノ酸 ..... 0.50g

溶性アンプルン ..... 0.50g

ビルビン酸ナトリウム ..... 0.50g

ブドウ糖 ..... 0.50g

酵母エキス ..... 0.50g

リン酸一水素カリウム ..... 0.30g

硫酸マグネシウム(7水塩) ..... 0.05g

カンテン ..... 15g

pH7.2±0.2



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6

URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>

E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]

Tel.03(5846)5707

SD1810A