

一般細菌用

菌株保存用

ドルセットの卵培地「ニッスイ」

Dorset Egg Medium "Nissui"

製品コード **05522**

包装 100本
希望納入価格 16,000円

使用法

本培地は、Dorsetによって結核菌の分離および培養用に考案された原法処方に基づく卵培地で、次の目的に使用される。

- ①菌株の保存
本培地では保存菌のS-R変異や性状変化が少ない。
- ②結核菌の純培養
- ③菌の卵消化性の検査

菌株保存法

菌を斜面部に塗布し、ゴム栓をゆるめて(結核菌でははじめゴム栓を綿栓にかえる)37℃で培養。発育を確認したらゴム栓をかたく締めて保存する。

貯法・使用期限

密栓して冷所(4~10℃)に保存(禁凍結)。
5年間。

備考

微生物検査必携(1987)

組成

1L分中
全卵液..... 800mL
0.9%塩化ナトリウム水溶液..... 200mL
pH7.5±0.3

本品は、上記の培地を約3mLずつ小試験管に分注し、滅菌して斜面に固めたものである。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A