

## 一般細菌用

試料溶液調製用

# ペプトン食塩緩衝液「ニッスイ」

<pH7.0>

Buffered Sodium Chloride Peptone Solution (pH7.0) "Nissui"

製品コード **05528**

包装 300g  
希望納入価格 4,500円

### 使用法

加温溶解し、用途に応じて適当な容器に分注。121℃、20分間高圧蒸気滅菌して使用する。試料を可溶化するため、必要に応じて本緩衝液に1,000mL当たり1～10gのポリソルベート20またはポリソルベート80を加えてもよい。

本緩衝液は、試験試料の溶解または希釈などに使用される。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
3年間。

### 組成

16.1g(1L分)中  
ペプトン.....1.0g  
塩化ナトリウム.....4.3g  
リン酸二水素カリウム.....3.56g  
リン酸一水素ナトリウム(無水).....7.23g  
pH7.0±0.1

### 備考

第十五改正日本薬局方(2006)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A