

## 無菌試験用

細菌用

# チオグリコール酸培地II「ニッスイ」

<変法チオグリコール酸培地>

TGC Medium without Indicator, Liquid "Nissui"

製品コード **05610**

包装 300g

希望納入価格 6,700円

### 使用法

加温溶解し、用途に応じて適当な容器に分注。121℃、20分間高圧蒸気滅菌後、急冷して使用する。保存した調製済み培地は、使用直前に水浴上で加熱して脱気し、嫌気条件下で培養する。一定量の検体を接種し、30～35℃で少なくとも14日間培養する。発育が不明りょうなときは、新しい本培地に移植して、同じ温度で7日間以上培養、判定する。

本培地は、第十五改正日本薬局方 4.06無菌試験法に規定された培地の処方に基づいて粉末化された培地である。

本培地はカンテンを含んでいないので、試料との混和が容易である。試料が懸濁しているか、粘性が高いためにTGC培地の使用が困難なときに用いる。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
3年間。

### 備考

第十五改正日本薬局方(2006)  
生物学的製剤基準(1989)  
日本抗生物質医薬品基準(1990)

### 組成

28.5g(1L分)中  
L-シスチン ..... 0.5g  
塩化ナトリウム ..... 2.5g  
ペプトン ..... 15.0g  
酵母エキス ..... 5.0g  
ブドウ糖 ..... 5.0g  
チオグリコール酸ナトリウム ..... 0.5g  
pH7.1±0.2



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A