

大腸菌群用

EMB培地「ニッスイ」

EMB Agar "Nissui"

製品コード **05644**

包装 300g
希望納入価格 5,600円

使用法

121℃、15分間高圧蒸気滅菌後、シャーレに分注する。
本培地は、飲食物中の大腸菌群の確定試験に使用される。大腸菌群中 *E.coli* の集落は中心部黒色で黄金色の金属光沢を示す。*Enterobacter aerogenes* は *E.coli* よりも集落は大で中心部かっ色、光沢はまれである。*Salmonella*、赤痢菌は無色透明で小集落を形成する。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

備考

微生物検査必携(1987)
衛生試験法注解(1990)
食品衛生検査指針(2004)

組成

40.1g(1L分)中
ペプトン..... 10.6g
乳糖..... 10.0g
リン酸一水素カリウム..... 2.0g
エオジンY..... 0.4g
メチレンブルー..... 0.065g
カンテン..... 17.0g
pH7.3±0.2



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A