

大腸菌O157用

mEC培地「ニッスイ」

mEC Broth "Nissui"

使用法

加温溶解し、必要量を適当な容器に分注。121℃、15分間高圧蒸気滅菌後、ノボピオシンを20mg/L添加して使用する。培養は42℃で18～24時間行う。

本培地は、特に食品中の大腸菌O157の増菌に使用される。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

備考

食品衛生検査指針(2004)

製品コード **05649**

包装 300g
希望納入価格 4,500円

組成

36.6g(1L分)中
ペプトン.....20.0g
乳糖.....5.0g
胆汁酸塩.....1.12g
リン酸一水素カリウム.....4.0g
リン酸二水素カリウム.....1.5g
塩化ナトリウム.....5.0g
pH6.9±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A