

ビタミン定量用

一般乳酸菌接種用培地「ニッスイ」

Lactobacilli Inoculum Broth "Nissui"

製品コード **05801**

包装 100g
希望納入価格 3,500円

使用法

加温溶解後、試験管に必要量を分注。121℃、10分間高压蒸気滅菌して使用する。

本培地は、一般乳酸菌の接種菌液作製に使用される。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

39.6 g (1L 分)中

酵母エキス……………5.5g
ペプトン……………12.5g
ブドウ糖……………11.0g
リン酸二水素二カリウム……………0.25g
リン酸水素二カリウム……………0.25g
酢酸ナトリウム(無水和物)……………10.0g
硫酸マグネシウム(無水和物)……………0.1g
硫酸マンガン(五水和物)……………5.0mg
硫酸鉄(Ⅱ)(七水和物)……………5.0mg

pH6.8±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A