

ビタミン定量用

ライヒマニ保存用培地「ニッスイ」

B₁₂ Culture Agar "Nissui"

製品コード **05802**

包装 100g
希望納入価格 3,700円

使用法

加温溶解後、試験管に必要量を分注。121℃、10分間高圧蒸気滅菌し、高層に凝固させ、せん刺培養で使用する。37℃で18～24時間培養したのち、冷所に保存。1週間に2～3回植え継ぐ。

本培地は、特にビタミンB₁₂定量用菌株*L.leichmannii*の保存用として使用される。

注意

高圧蒸気滅菌直後は高温のため白濁するが、冷やすと透明化する。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

49.7g(1L分)中
酵母エキス8.5g
ペプトン8.5g
ブドウ糖11.0g
リン酸二水素カリウム2.0g
トマトジュース末3.7g
ポリソルベート801.0g
カンテン15.0g
pH6.9±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A