

## フードスタンプ

### フードスタンプ「ニッスイ」 生菌数用・標準寒天

Food Stamp "Nissui" Standard Method Agar (SMA)

#### 使用法

本品はアガー・スタンプ法用生培地である。  
面積10cm<sup>2</sup>の専用シャーレに、培地を盛り上げて分注、凝固させてあるので、キャップをとった培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取、塗布が完了する。培養は、通常35～37℃で1～2日間行い、判定する。

#### 判定法

表面に発育したすべての集落を測定する。

製品コード **06050**

包装 100枚  
希望納入価格 15,000円

製品コード **06051**

包装 30枚  
希望納入価格 4,800円

#### 貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。  
12カ月間。

#### 組成

本品は標準寒天培地「ニッスイ」を常法通りに調製し、無菌的に容器に分注し、スタンプ用に凝固させたものである。  
生菌数、真菌数測定は以下の清潔度の判定基準を参考にする。

集落数	判定基準	清潔度
0個	清潔	◎
1～9個	わずかに汚染	⊙
10～29個	軽度に汚染	○
30～99個	中等度に汚染	△
100個以上	重度に汚染	×

Ten Cate, L (1965)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A