

## フードスタンプ

### フードスタンプ「ニッスイ」 腸炎ビブリオ用・TCBS寒天

Food Stamp "Nissui" TCBS Agar (TCBS)

#### 使用法

本品はアガー・スタンプ法用生培地である。  
面積10cm<sup>2</sup>の専用シャーレに、培地を盛り上げて分注、凝固させてあるので、キャップをとった培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取、塗布が完了する。培養は、通常35～37℃で1日間行い、判定する。

#### 判定法

表面に発育した緑色(腸炎ビブリオ)および黄色(*V.alginolyticus*)集落を測定する。

製品コード **06054**

包装 100枚  
希望納入価格 15,000円

製品コード **06055**

包装 30枚  
希望納入価格 4,800円

#### 貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。  
6カ月間。

#### 組成

本品はTCBS寒天培地「ニッスイ」を常法通りに調製し、無菌的に容器に分注し、スタンプ用に凝固させたものである。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A