

## フードスタンプ

### フードスタンプ「ニッスイ」 黄色ブドウ球菌用・TGSE寒天

Food Stamp "Nissui" TGSE Agar (TGSE) : Tellurite-glycine-salt-egg yolk agar

製品コード **06056**

包装 100枚  
希望納入価格 15,000円

製品コード **06057**

包装 30枚  
希望納入価格 4,800円

#### 使用法

本品はアガー・スタンプ法用生培地である。

面積10cm<sup>2</sup>の専用シャーレに、培地を盛り上げて分注、凝固させてあるので、キャップをとった培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取、塗布が完了する。培養は、通常35～37℃で2日間行い、判定する。

#### 判定法

表面に発育した黒色集落で、集落周囲の培地を白濁(卵黄反応陽性)したものを測定する。

#### 貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。  
6カ月間。

#### 組成

培地1L中  
肉エキス.....3.0g  
ペプトン.....15.0g  
ダイズペプトン.....2.0g  
塩化ナトリウム.....65.0g  
塩化リチウム.....5.0g  
塩化カルシウム.....1.0g  
マンニット.....5.0g  
グリシン.....5.0g  
亜テルル酸カリウム.....0.1g  
卵黄.....5%  
カンテン.....15.0g  
pH7.0±0.2



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A