

## フードスタンプ

### フードスタンプ「ニッスイ」 セレウス菌用・セレウス寒天

Food Stamp "Nissui" Cereus Agar (CERE)

#### 使用法

本品はアガー・スタンプ法用生培地である。  
面積10cm<sup>2</sup>の専用シャーレに、培地を盛り上げて分注、凝固させてあるので、キャップをとった培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取、塗布が完了する。培養は、通常35～37℃で1日間行い、判定する。

#### 判定法

表面に発育した周縁不規則な白色の集落で、周囲に白濁(卵黄反応陽性)および集落周囲培地の赤色化がみられるものを測定する。

製品コード **06752**

包装 100枚  
希望納入価格 15,000円

製品コード **06753**

包装 30枚  
希望納入価格 4,800円

#### 貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。  
12カ月間。

#### 組成

培地1L中  
ハートエキス末.....5.0g  
プロテオーゼペプトン.....10.0g  
ペプトン.....10.0g  
塩化ナトリウム.....5.0g  
乳糖.....10.0g  
グリシン.....10.0g  
フェノールレッド.....0.05g  
ポリミキシンB.....5万単位  
卵黄液.....10%  
カンテン.....20.0g  
pH7.1±0.3



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A