

フードスタンプ

フードスタンプ「ニッスイ」 食品真菌用・CP加ポテトデキストロース寒天

Food Stamp "Nissui" Potato dextrose Agar with Chloramphenicol (PDA)

製品コード **06754**

包装 100枚
希望納入価格 15,000円

製品コード **06755**

包装 30枚
希望納入価格 4,800円

使用法

本品はアガー・スタンプ法用生培地である。
面積10cm²の専用シャーレに、培地を盛り上げて分注、凝固させてあるので、キャップをとった培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取、塗布が完了する。培養は、通常20～25℃で2～5日間行い、判定する。

判定法

表面に発育した真菌の集落を測定する。

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
12カ月間。

組成

本品はポテトデキストロース寒天培地「ニッスイ」にクロラムフェニコールを100mg/Lに添加して常法通りに調製し、無菌的に容器に分注し、スタンプ用に凝固させたものである。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A