

フードスタンプ

フードスタンプ「ニッスイ」 黄色ブドウ球菌用・X-SA寒天

Food Stamp "Nissui" X-SA Agar (X-SA)

使用法

本品はアガー・スタンプ法用生培地である。
面積10cm²の専用シャーレに、培地を盛り上げて分注、凝固させてあるので、
キャップをとった培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取、塗布が
完了する。培養は、通常35～37℃で22～24時間行い、判定する。

判定法

表面に発育した青(水)色の(*S.aureus*)集落を測定する。コアグラゼ陰性ブ
ドウ球菌(CNS)は、白色または薄い青(水)色の微少集落を形成する。*Bacillus*
sp.も薄い青(水)色集落を形成するが、コロニーの形状により鑑別可能。

製品コード **06756**

包装 100枚
希望納入価格 16,000円

製品コード **06757**

包装 30枚
希望納入価格 5,100円

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
4カ月間。

組成

培地1L中
ペプトン 14.0g
肉エキス 3.0g
塩化リチウム 5.0g
マンニット 10.0g
寒天 14.0g
選択剤 0.7g
発色酵素基質 0.2g
pH7.4±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A