

フードスタンプ

フードスタンプ「ニッスイ」 大腸菌・大腸菌群用・XM-G寒天

Food Stamp "Nissui" XM-G Agar (XM-G)

使用法

本品はアガー・スタンプ法用生培地である。
面積10cm²の専用シャーレに、培地を盛り上げて分注、凝固させてあるので、キャップをとった培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取、塗布が完了する。培養は、35℃で20±2時間、培養時間を厳守する。培養時間が長い場合は、大腸菌、大腸菌群以外の菌が発色することがある。

判定法

大腸菌：青色(青～青紫)のコロニー

大腸菌群：赤色(ピンク～赤紫)のコロニー

腸管出血性大腸菌O157はβ-グルクロニダーゼを産生しないため大腸菌群として検出される。乳酸菌を含む検体では、その酵素作用により赤色の発色が認められることがある。

製品コード **06775**

包装 100枚
希望納入価格 16,000円

製品コード **06776**

包装 30枚
希望納入価格 5,100円

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
12カ月間。

組成

本品はXM-G寒天培地「ニッスイ」を常法通りに調製し、無菌的に容器に分注し、スタンプ用に凝固させたものである。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707