

クリーンスタンプ

クリーンスタンプ「ニッスイ」 MSO寒天

医療環境微生物検査 多剤耐性黄色ブドウ球菌用
Clean Stamp “Nissui” MSO Agar (MSO)

使用法

本品はアガー・スタンプ法用生培地で、面積10cm²の専用シャーレに培地を盛り上げて分注、凝固させてあるので、キャップをとった培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取、塗布が完了する。
培養は35℃で24～48時間行い、判定する。

判定法

MRSA: 集落周辺部を黄変し、卵黄反応による集落周辺部の白濁・真珠様光沢があるものをMRSAとする。卵黄反応の弱い菌は、培養を48時間まで行い、集落を取り除いて判定する。
マンニット非分解(黄変しない)、卵黄反応陰性の菌はMRSAではない。

製品コード **06780**

包装 100枚
希望納入価格 15,000円

製品コード **06781**

包装 30枚
希望納入価格 4,800円

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
2カ月間。

組成

培地1L中
肉エキス 1.0g
ペプトン 10.0g
塩化ナトリウム 40.0g
マンニット 10.0g
ピルビン酸ナトリウム 2.0g
塩化リチウム 5.0g
オキサシリン 6.0mg
コリスチン 10.0mg
アンホテリシンB 2.0mg
アズトレオナム 5.0mg
フェノールレッド 25.0mg
卵黄 30.0mL
カンテン 15.0g
pH7.4 ± 0.1