

## クリーンスタンプ

### クリーンスタンプ「ニッスイ」 卵黄加マンニット食塩培地

医療環境微生物検査 ブドウ球菌用

Clean Stamp "Nissui" Mannitol Salt Agar with Egg Yolk (MSEY)

#### 使用法

本品はアガー・スタンプ法用生培地で、面積10cm<sup>2</sup>の専用シャーレに培地を盛り上げて分注・凝固させてあるので、キャップをとった培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取、塗布が完了する。

培養は35℃で24～48時間行い、判定する。

#### 判定法

黄色ブドウ球菌：黄色またはクリーム色の円形集落で、集落周辺部を黄変し、卵黄反応により集落周辺部が白濁・真珠様光沢を示す。

その他のブドウ球菌：白色の円形集落で、集落周辺部は無変化または赤変し、卵黄反応を示さない。

製品コード **06782**

包装 100枚  
希望納入価格 15,000円

製品コード **06783**

包装 30枚  
希望納入価格 4,800円

#### 貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。  
6カ月間。

#### 組成

培地1L中  
肉エキス.....1.0g  
ペプトン.....10.0g  
塩化ナトリウム.....75.0g  
マンニット.....10.0g  
フェノールレッド.....25.0mg  
卵黄.....30.0mL  
カンテン.....15.0g  
pH7.4±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A