

クリーンスタンプ

クリーンスタンプ「ニッスイ」 SCD寒天

環境微生物検査 一般生菌数測定用
Clean Stamp "Nissui" SCD Agar (SCD)

使用法

本品はアガー・スタンプ法用生培地で、面積10cm²の専用シャーレに培地を盛り上げて分注、凝固させてあるので、キャップをとった培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取、塗布が完了する。
培養は35℃で24～48時間行い、判定する。

判定法

表面に発育したすべての集落を測定する。

製品コード **06784**

包装 100枚
希望納入価格 15,000円

製品コード **06785**

包装 30枚
希望納入価格 4,800円

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
12カ月間。

組成

培地1L中
ペプトン..... 15.0g
ダイズペプトン..... 5.0g
塩化ナトリウム..... 5.0g
カンテン..... 15.0g
pH7.2±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A