

クリーンスタンプ

クリーンスタンプ「ニッスイ」 SCDLP寒天

環境微生物検査 一般生菌数測定用(不活化剤含有)

Clean Stamp "Nissui" SCD Agar with Lecithin, polysorbate 80 (SCDLP)

使用法

本品はアガー・スタンプ法用生培地で、検査対象の表面が殺菌消毒剤などの化学薬品で処理されている場合の微生物汚染状況を検査するための培地である。

処方中のレシチン、ポリソルベート80が培地中に持ち込まれた薬剤を不活化するので、信頼性の高い結果が得られる。

培地は、面積10cm²の専用シャーレに盛り上がった状態で凝固させてあるので、キャップをとった培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取、塗布が完了する。培養は35℃で24～48時間行い、判定する。

判定法

表面に発育したすべての集落を測定する。

製品コード **06786**

包装 100枚
希望納入価格 15,000円

製品コード **06787**

包装 30枚
希望納入価格 4,800円

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
12カ月間。

組成

培地1L中
ペプトン..... 15.0g
ダイズペプトン..... 5.0g
塩化ナトリウム..... 5.0g
レシチン..... 1.0g
ポリソルベート80..... 7.0g
カンテン..... 15.0g
pH7.2±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A