

クリーンスタンプ

クリーンスタンプ「ニッスイ」 緑膿菌寒天

環境微生物検査 緑膿菌用

Clean Stamp "Nissui" Ceftrimide Kanamycin Sulfate Nalidixic Acid Agar (PSEU)

製品コード **06789**

包装 **30枚**

希望納入価格 **4,800円**

使用法

本品はアガー・スタンプ法用生培地で、面積10cm²の専用シャーレに培地を盛り上げて分注、凝固させてあるので、キャップをとった培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取、塗布が完了する。

培養は35℃で24～48時間行い、判定する。

判定法

緑膿菌が産生するピオシアニンとフルオレセインによる黄緑色～黄色の円形ドーム型または扁平な集落を測定する。

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
5カ月間。

組成

培地1L中
ペプトン.....20.0g
塩化マグネシウム.....3.0g
硫酸カリウム.....10.0g
セトリミド.....0.3g
カナマイシン硫酸塩.....50.0mg
ナリジクス酸.....5.0mg
グリセリン.....10.0mL
カンテン.....15.0g
pH7.0±0.1