

## クリーンスタンプ

### クリーンスタンプ25「ニッスイ」 SCDLP寒天

環境微生物検査 一般生菌数測定用(不活化剤含有)

Clean Stamp 25 "Nissui" SCD Agar with Lecithine, polysorbate80 (SCDLP)

#### 使用法

環境微生物試験には①落下細菌測定法②スタンプ法③ふき取り試験法④エアースンプラー法等があるが、本品は、表面付着微生物の定量的な測定に適した試験法として衛生試験法・微生物試験法およびGMP微生物試験法に記載されているもので、面積25cm<sup>2</sup>の専用シャーレに培地を盛り上げて分注、凝固させてあるので、キャップをとった培地を検査表面に直接押しつけることで一般生菌数が測定できる。培養は30～35℃、2～5日間行い、判定する。

#### 判定法

表面に発育したすべての集落を測定する。

製品コード **06792**

包装 150枚  
希望納入価格 34,500円

製品コード **06793**

包装 30枚  
希望納入価格 7,500円

#### 貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。  
12カ月間。

#### 組成

本品はトリプトソーヤ寒天培地にレシチン、ポリソルベート80を加え、常法通りに調製し、無菌的に分注し、スタンプ用に凝固させたものである。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A