

クリーンスタンプ

クリーンスタンプ25「ニッセイ」 CP加サブロー寒天

環境微生物検査 真菌測定用

Clean Stamp 25 "Nissui" Sabouraud Agar with Chloramphenicol (CPSB)

使用法

環境微生物試験には①落下細菌測定法②スタンプ法③ふき取り試験法④エアースンプラー法等があるが、本品は、表面付着微生物の定量的な測定に適した試験法として衛生試験法・微生物試験法およびGMP微生物試験法に記載されているもので、面積25cm²の専用シャーレに培地を盛り上げて分注、凝固させてあるので、キャップをとった培地を検査表面に直接押しつけることで一般生菌数が測定できる。培養は20～25℃、2～5日間行い、判定する。

判定法

表面に発育したすべての集落を測定する。

製品コード **06794**

包装 150枚
希望納入価格 34,500円

製品コード **06795**

包装 30枚
希望納入価格 7,500円

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
12カ月間。

組成

本品はサブロー寒天培地「ニッセイ」にクロラムフェニコールを50mg/Lに添加して、常法通りに調製し、無菌的に分注し、スタンプ用に凝固させたものである。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A