

FAテスト

甲殻類由来タンパク質検出用

FAテスト イムノクロマト-甲殻類Ⅱ^W「ニッスイ」

FA test Immunochromato-Crustacea "Nissui"

[必要な器具] ホモジナイザー等

製品コード **08628**

包装 20回用
希望納入価格 26,000円

使用法

本品はイムノクロマト法による食品中の甲殻類由来タンパク質の検出キットである。

食品から抽出した試料溶液をテストプレートに滴下して20分経過後、赤紫色のラインの有無で目視判定する。

貯法・使用期限

遮光下、冷所(2~8℃)
保存。禁凍結。
12カ月間。

組成

テストプレート-----20テスト
検体希釈液-----50mL×1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A