

生培地

ニッスイプレート

マッコンキー寒天培地

Nissui Plate MacConkey Agar

製品コード **51015**

包装 10枚

希望納入価格 1,400円

使用法

本品は無菌的に調製されているので、そのまま使用することができるが、平板培地の表面が凝固水で湿っているときは、乾燥させてから使用する。

特長

- ①遠藤、ドリガルスキー両培地に比し、病原菌と大腸菌の鑑別は容易である。
- ②SS寒天培地に発育し難い菌も本培地によく発育する。*Salmonella*、赤痢菌などの乳糖非分解菌は半透明集落を形成する。乳糖を分解する大腸菌などの集落はレンガ色を呈し、周囲に淡桃色かレンガ色の沈殿を生ずる。

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
3カ月間。

組成

本品はマッコンキー寒天培地「ニッスイ」を常法通り調製し、無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。

備考

微生物検査必携(1987)
衛生試験法注解(1990)
食品衛生検査指針(2004)