

生培地

ニッスイプレート

食塩卵寒天培地

Nissui Plate Salt Egg Yolk Agar

製品コード **51026**

包装 10枚

希望納入価格 1,500円

使用法

本品は無菌的に調製されているので、そのまま使用することができるが、平板培地の表面が凝固水で湿っているときは、乾燥させてから使用する。

コアグラージェ陽性ブドウ球菌の集落は黄色またはレモン色を呈し、20～40時間の培養で集落周辺に真珠色の輪を形成し、集落周囲の培地を不透明化する。コアグラージェ陰性菌の集落はやや不透明で真珠色の輪および培地の不透明化を起こさない。

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
4カ月間。

組成

本品は食塩卵寒天基礎培地「ニッスイ」を常法通り調製し、卵黄液を加えてよく混和した後、無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)