

サルモネラ属菌および
黄色ブドウ球菌試験用

緩衝ペプトン水 (BPW ISO組成) (顆粒) 「ニッスイ」

Buffered Peptone Water (BPW ISO) "Nissui"

製品コード **05121**

包装 **300g**

希望納入価格 **5,100円**

Easy Medium

製品コード **56220**

包装 **450mL用 (9.03gx110包)**

希望納入価格 **16,800円**

製品概要

本培地は、平成27年7月29日食安発0729第4号 厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知「食品、添加物等の規格基準に定めるサルモネラ属菌及び黄色ブドウ球菌の試験法の改正について」に規定された培地の処方に準拠している。
本培地は、食品材料および動物飼料などのサルモネラ属菌試験法における前増菌培養および黄色ブドウ球菌試験法における検体の希釈に用いる。

使用法

本品 9.03 g を精製水450 mLに加温溶解し、121℃で15分間高圧蒸気滅菌する。
サルモネラ属菌試験法においては、培地の1/10量の検体を加え、37±℃で22±2時間培養後、その適量を選択増菌用培地に接種する。
黄色ブドウ球菌試験法においては、培地の1/10量の検体を加えて10倍乳剤とし、必要に応じて10倍階段希釈液を作製し、各希釈液0.1mLを選択分離培地に接種する。

貯法・使用期限

室温に保存（要防湿）。
3年間。

参照

食品衛生検査指針（2018）
ISO 6579：2002
ISO 6888-1：1999

基本組成

20.07g（1L分）中
カゼイン酵素分解産物 10.00g
塩化ナトリウム 5.00g
リン酸二水素カリウム 1.50g
リン酸水素二ナトリウム(無水) 3.57g
（12水和物 9.00gを無水換算）
pH 7.0±0.2



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A