

無菌試験用

細菌用

TGC培地(顆粒)「ニッスイ」

<チオグリコレート培地>

TGC Medium, Fluid "Nissui"

使用法

加温溶解し、用途に応じて適当な容器に分注。121℃、20分間高圧蒸気滅菌後、急冷して使用する。調製後の培地の上部1/3以上が紅色を呈したときは使用できない。

一定量の検体を接種し、30～35℃で少なくとも14日間培養する。発育が不明りょうなときは、新しい本培地に移植して、同じ温度で7日間以上培養、判定する。

本培地は、第十四改正日本薬局方、一般試験法48、無菌試験法に規定された培地の処方に基づいて粉末化された培地である。

製品コード **05601**

包装 300g
希望納入価格 5,600円

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

備考

微生物検査必携(1987)
第十四改正日本薬局方(2001)
衛生試験法注解(1990)
日本抗生物質医薬品基準(1990)
食品衛生検査指針(2004)

組成

29.3g(1L分)中
L-シスチン0.5g
塩化ナトリウム2.5g
ブドウ糖5.0g
酵母エキス5.0g
ペプトン15.0g
チオグリコール酸ナトリウム0.5g
レサズリン0.001g
カンテン0.75g
pH7.1±



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野3-23-9

URL: <http://www.cosmokai.com>

E-mail: customer@nissui-pharm.co.jp

【カスタマーサポート】

Tel.03(5846)5707

Fax.03(5846)5629