

## 大腸菌群用

# BGLB培地(顆粒)「ニッスイ」

BGLB Broth "Nissui"

製品コード **05638**

包装 300g  
希望納入価格 6,500円

### 使用法

加温溶解し、発酵管またはターラム管を入れた中試験管に10mLずつ分注。121℃、15分間高圧蒸気滅菌後、急冷して使用する。このとき、発酵管またはターラム管中に気泡が残存したものは使用しない。また、検体を10mL以上接種する場合は、本品を2倍濃度で使用する。

本培地は、食品や水中の大腸菌群の検査に使用する。培養後、ガスの産生があれば大腸菌(群)陽性である。グラム陽性球菌の発育は抑制される。

### 注意

- ①色調はロットにより多少変動する。
- ②滅菌時間を厳守し、必ず急冷して使用する。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
3年間。

### 組成

40.0g(1L分)中  
牛胆汁末..... 20.0g  
乳糖..... 10.0g  
ペプトン..... 10.0g  
ブリリアントグリーン.....0.0133g  
pH7.0±

### 備考

衛生試験法注解(1990)  
食品衛生検査指針(2004)  
乳および乳製品の成分規格等に関する省令  
食品添加物等の規格基準  
上水試験方法(1993)



## 日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野3-23-9

URL: <http://www.cosmokai.com>

E-mail: [customer@nissui-pharm.co.jp](mailto:customer@nissui-pharm.co.jp)

【カスタマーサポート】

Tel.03(5846)5707

Fax.03(5846)5629