

## フードスタンプ

### フードスタンプ「ニッスイ」 大腸菌群用・デゾキシコレート寒天

Food Stamp "Nissui" Desoxycholate Agar (DESO)

#### 使用法

本品は厚生省と食品衛生協会による“食品検査簡易化のための研究”の研究班の指導に基づいて、独自に開発したアガー・スタンプ法用生培地である。面積10cm<sup>2</sup>の専用シャーレに、培地を盛り上げて分注、凝固させてあるので、キャップをとった培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取、塗布が完了する。培養は、通常37℃で1日間または室温で2日間行い、判定する。

#### 判定法

表面に発育した赤色集落を測定する。全面に発育して集落の区別のつかない場合は明りょうな赤色を呈さない(重度に汚染)。

製品コード **06052**

包装 100枚  
希望納入価格 15,000円

製品コード **06053**

包装 30枚  
希望納入価格 4,800円

#### 貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。  
6カ月間。

#### 組成

本品はデゾキシコレート寒天培地「ニッスイ」を常法通りに調製し、無菌的に容器に分注し、スタンプ用に凝固させたものである。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野3-23-9

URL : <http://www.cosmokai.com>

E-mail : [customer@nissui-pharm.co.jp](mailto:customer@nissui-pharm.co.jp)

[カスタマーサポート]

Tel.03(5846)5707

Fax.03(5846)5629