

フードスタンプ

フードスタンプ「ニッスイ」 黄色ブドウ球菌用・TGSE寒天

Food Stamp "Nissui" TGSE Agar (TGSE) : Tellurite-glycine-salt-egg yolk agar

製品コード **06056**

包装 100枚

希望納入価格 15,000円

製品コード **06057**

包装 30枚

希望納入価格 4,800円

使用法

本品は厚生省と食品衛生協会による“食品検査簡易化のための研究”の研究班の指導に基づいて、独自に開発したアガー・スタンプ法用生培地である。面積10cm²の専用シャーレに、培地を盛り上げて分注、凝固させてあるので、キャップをとった培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取、塗布が完了する。培養は、通常37℃で2日間または室温で3～4日間行い、判定する。

判定法

表面に発育した黒色集落で、集落周囲の培地を白濁(卵黄反応陽性)したものを測定する。

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。

6カ月間。

本品は右記処方培地を無菌的に容器に分注し、スタンプ用に凝固させたものである。

組成

| | |
|-----------|--------|
| 培地1L中 | |
| 肉エキス | 3.0g |
| ペプトン | 15.0g |
| ダイズペプトン | 2.0g |
| 塩化ナトリウム | 65.0g |
| 塩化リチウム | 5.0g |
| 塩化カルシウム | 1.0g |
| マンニット | 5.0g |
| グリシン | 5.0g |
| 亜テルル酸カリウム | 0.1g |
| 卵黄 | 5% |
| カンテン | 15.0g |
| | pH7.2± |



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野3-23-9

URL: <http://www.cosmokai.com>

E-mail: customer@nissui-pharm.co.jp

【カスタマーサポート】

Tel.03(5846)5707

Fax.03(5846)5629