

## 菌数測定用簡易培地

酵母・カビ迅速測定用

# コンパクトドライ「ニッスイ」YMR

CompactDry "Nissui" YMR

製品コード **06777**

包装 **40枚(4連/袋x10)**

希望納入価格 **12,000円**

### 使用法

コンパクトドライ「ニッスイ」YMをベースに組成を見直し、同培地に比べ短い時間で判定ができる。25±1℃、2～3日間培養後、コンパクトドライ「ニッスイ」YMと同様に、酵母は青色～白色、クリーム色の輪郭のはっきりした集落を、カビは綿状のすべての集落を計測する。

### 注意

青色に発色しない酵母も存在する。

### 貯法・使用期限

室温。  
18ヶ月間。

### 備考

MicroVal 認証

### 概要

培地成分が乾燥状態で不織布に均一に充填されている。試料液を1mL加えるだけで定量培養が行える。



**日水製薬株式会社**

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A